


# MiSeq-System

## Handbuch zur Standortvorbereitung

Einleitung	3
Lieferung und Installation	4
Laboranforderungen	4
Elektrische Anforderungen	7
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	8
Produkt-Zertifizierungen und -Compliance	8
Umgebungsanforderungen	9
Netzwerkerwägungen	9
Virenschutzsoftware	11
Vom Benutzer bereitzustellende Verbrauchsmaterialien und Ausstattung	12
Platzanforderungen für die Lagerung der Verbrauchsmaterialien	13
Versionshistorie	14
Technische Unterstützung	15

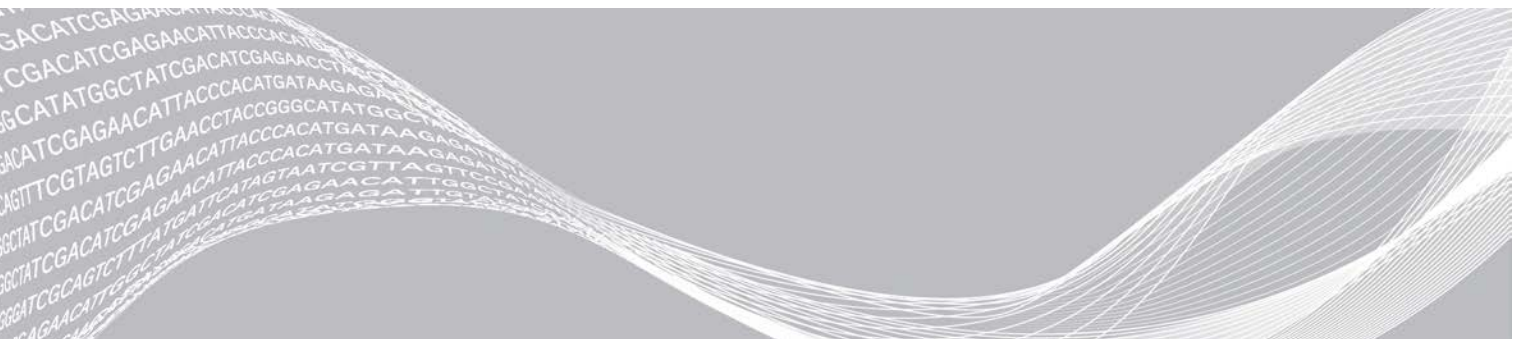

Dieses Dokument und dessen Inhalt sind Eigentum von Illumina, Inc. sowie deren Partner-/Tochterunternehmen („Illumina“) und ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch durch den Kunden in Verbindung mit der Verwendung des hier beschriebenen Produkts/der hier beschriebenen Produkte und für keinen anderen Bestimmungszweck ausgelegt. Dieses Dokument und dessen Inhalt dürfen ohne schriftliches Einverständnis von Illumina zu keinem anderen Zweck verwendet oder verteilt bzw. anderweitig übermittelt, offengelegt oder auf irgendeine Weise reproduziert werden. Illumina überträgt mit diesem Dokument keine Lizenzen unter seinem Patent, Markenzeichen, Urheberrecht oder bürgerlichem Recht bzw. ähnlichen Rechten an Drittparteien.

Die Anweisungen in diesem Dokument müssen von qualifiziertem und entsprechend ausgebildetem Personal genau befolgt werden, damit die in diesem Dokument beschriebene Verwendung des Produkts/der Produkte sicher und ordnungsgemäß erfolgt. Vor der Verwendung dieser Produkte muss der Inhalt dieses Dokuments vollständig gelesen und verstanden worden sein.

FALLS NICHT ALLE HIERIN AUFGEFÜHRTEN ANWEISUNGEN VOLLSTÄNDIG GELESEN UND BEFOLGT WERDEN, KÖNNEN PRODUKTSCHÄDEN, VERLETZUNGEN DER BENUTZER UND ANDERER PERSONEN SOWIE ANDERWEITIGER SACHSCHADEN EINTRETEN. AUSSERDEM ERLISCHT DIE PRODUKTGARANTIE.

ILLUMINA ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE AUS DER UNSACHGEMÄSSEN VERWENDUNG DER HIERIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE (EINSCHLIESSLICH TEILEN HIERVON ODER DER SOFTWARE) ENTSTEHEN.

© 2021 Illumina, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Marken sind Eigentum von Illumina, Inc. bzw. der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen zu Marken finden Sie unter [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

## Einleitung

Dieses Handbuch enthält Spezifikationen und Richtlinien zur Vorbereitung Ihres Standorts für die Installation und den Betrieb des MiSeq®-Systems von Illumina®.

- ▶ Laborplatzanforderungen
- ▶ Elektrische Anforderungen
- ▶ Umgebungsbedingungen
- ▶ IT-Anforderungen
- ▶ Vom Benutzer bereitzustellende Verbrauchsmaterialien und Ausstattung

## Sicherheitshinweise

Im *Sicherheits- und Compliance-Handbuch zum MiSeq-System (Dokument-Nr. 15027616)* finden Sie wichtige Informationen zu Sicherheitserwägungen.

## Weitere Ressourcen

Auf den **Supportseiten zum MiSeq-System** auf der Illumina-Website finden Sie weitere Ressourcen. Diese umfassen Software, Schulungsmaterial, Informationen zu kompatiblen Produkten und die folgende Dokumentation. Vergewissern Sie sich stets auf den Supportseiten, dass Sie über die aktuellen Versionen verfügen.

Ressource	Beschreibung
<a href="#">Custom Protocol Selector</a>	Ein Tool, mit dem sich ausführliche Anweisungen passend zur jeweiligen Bibliotheksvorbereitungsmethode, den Laufparametern und der Analysemethode erstellen lassen, einschließlich Optionen zur Verfeinerung der Detailstufe.
<i>MiSeq-System Sicherheits- und Compliance-Handbuch (Dokument-Nr. 15027616)</i>	Bietet Informationen zur Betriebssicherheit, zu Compliance-Erklärungen sowie zu Gerätekennzeichnungen.
<i>MiSeq-Probenblatt Kurzanleitung (Dokument-Nr. 15028392)</i>	Enthält Informationen über das Hinzufügen von Probenblatteinstellungen zu Ihrem Probenblatt.
<i>MiSeq-System Handbuch zum Denaturieren und Verdünnen von Bibliotheken (Dokument-Nr. 15039740)</i>	Bietet Anweisungen zum Denaturieren und Verdünnen von vorbereiteten Probenbibliotheken vor der Sequenzierung auf dem MiSeq sowie zum Vorbereiten einer PhiX-Kontrolle. Dieser Schritt gilt für die meisten Bibliothekstypen.
<i>MiSeq Handbuch für anwendungsspezifische Primer (Dokument-Nr. 15041638)</i>	Bietet Anweisungen für das Vorbereiten und Laden von anwendungsspezifischen Primern und das Bearbeiten des Probenblatts für anwendungsspezifische Primer.
<i>MiSeq-Sequenziersystem Handbuch (Dokument-Nr. 15027617)</i>	Enthält eine Übersicht über das Gerät und die entsprechenden Verfahren. Erläutert werden Geräte- und Reagenzienkomponenten, die Bedienung sowie Wartungs- und Fehlerbehebungsverfahren.
<i>Local Run Manager v3 Softwarehandbuch (Dokument-Nr. 1000000111492)</i>	Enthält eine Übersicht über die Local Run Manager-Software, Anweisungen zur Verwendung der Softwarefunktionen und Anweisungen zur Installation von Analysemodulen auf dem Gerätecomputer.
<i>BaseSpace Benutzerhandbuch (Dokument-Nr. 15044182)</i>	Enthält Anweisungen zur Verwendung von BaseSpace sowie Beschreibungen zu den Diagrammen der einzelnen Analyse-Workflows.

## Lieferung und Installation

Ein autorisiertes Unternehmen liefert das Gerät, packt die Komponenten aus und platziert das Gerät auf dem Labortisch. Stellen Sie vor der Lieferung sicher, dass der Platz und der Tisch im Labor bereitstehen.



### VORSICHT

Nur autorisierte Mitarbeiter dürfen das Gerät auspacken, installieren und transportieren. Eine falsche Handhabung des Geräts kann die Justierung beeinflussen oder Gerätekomponenten beschädigen.

Ein Mitarbeiter von Illumina wird das Gerät installieren und vorbereiten. Wenn Sie das Gerät mit einem Datenverwaltungssystem oder Remote-Netzwerk verbinden, stellen Sie sicher, dass der Pfad für die Datenspeicherung vor dem Datum der Installation ausgewählt wird. Der Illumina-Mitarbeiter kann die Datenübertragung im Rahmen der Installation testen.



### VORSICHT

Platzieren Sie das Gerät **nicht** an einem anderen Standort, nachdem der Illumina-Mitarbeiter das Gerät installiert und vorbereitet hat. Ein unsachgemäßes Bewegen des Geräts kann zur Beeinträchtigung der Justierung der optischen Elemente und der Datenintegrität führen. Falls Sie den Standort des Geräts ändern müssen, wenden Sie sich an Ihren Illumina-Vertreter.

## Abmessungen und Inhalt der Transportkiste

Das MiSeq-Gerät wird in einer Transportkiste ausgeliefert. Anhand der folgenden Maße können Sie die Mindest-Türbreite ermitteln, die für den Lieferbehälter erforderlich ist.

Maßangabe	Maße der Transportkiste
Breite	72,4 cm
Höhe	76,8 cm
Tiefe	83,8 cm
Gewicht	90,7 kg


Die Transportkiste enthält das MiSeq-Gerät zusammen mit den folgenden Komponenten:

- ▶ Abfallflasche, Auffangschale und zwei Etiketten für die Positionen der Versandfixierungen.
- ▶ MiSeq-Zubehör-Kit mit den folgenden Komponenten:
  - ▶ *MiSeq-System Benutzerhandbuch (Dokument-Nr. 15027617)*
  - ▶ *MiSeq-System Sicherheits- und Compliance-Handbuch (Dokument-Nr. 15027616)*
  - ▶ Waschablage
  - ▶ Waschflasche, 500 ml
  - ▶ Stopfen für die Abfallflasche (rot)
  - ▶ Sechskantschlüssel mit T-Griff, 6 mm
  - ▶ Sechskantschlüssel mit T-Griff, 5/64 Zoll
  - ▶ Geschirmtes Netzkabel, CAT 6
- ▶ Netzkabel

## Laboranforderungen

Dieser Abschnitt enthält Anforderungen und Richtlinien für die Einrichtung Ihres Laborplatzes für das MiSeq-Gerät. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Umgebungsanforderungen auf Seite 9](#).

## Gerätemaße

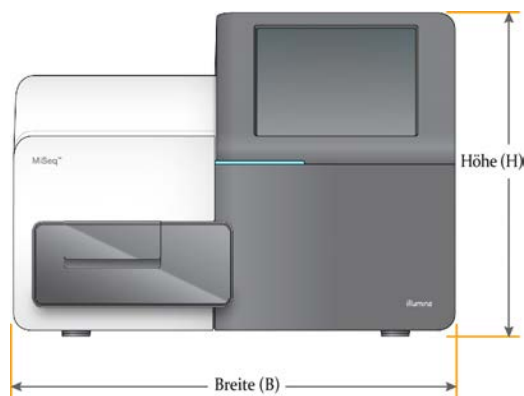

Maßangabe	Abmessungen des installierten Geräts
Höhe	68,6 cm
Breite	52,3 cm
Tiefe	56,5 cm
Gewicht	57,2 kg

## Standortanforderungen

Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Luft um dieses ausreichend zirkulieren kann und dass ausreichend Platz für Wartungsarbeiten vorhanden ist. Halten Sie die folgenden Mindestabstände ein, um sicherzustellen, dass das Gerät von allen Seiten zugänglich ist.

Zugang	Mindestabstand
Seiten	Mindestens 61 cm an jeder Seite des Geräts.
Rückseite	Mindestens 10,2 cm hinter dem Gerät.
Oberseite	Mindestens 61 cm über dem Gerät. Wenn das Gerät unter einem Regalbrett positioniert wird, vergewissern Sie sich, dass der erforderliche Mindestabstand eingehalten wird.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie um die rechte Seite des Geräts greifen können, um den Netzschalter an der Rückseite des Geräts zu erreichen.
- ▶ Positionieren Sie das Gerät so, dass Sie das Netzkabel schnell von der Steckdose trennen können.

### VORSICHT

Wenden Sie sich an Ihren Illumina-Vertreter, wenn das MiSeq-Gerät an einem anderen Ort aufgestellt werden soll. Ein unsachgemäßes Bewegen des Geräts kann die Justierung der optischen Elemente und die Datenintegrität beeinträchtigen.

## Labortisch-Richtlinien

Platzieren Sie das Gerät auf einem Labortisch ohne Rollen. Der Labortisch muss das Gewicht des Geräts (57,2 kg) tragen können.

Breite	Höhe	Tiefe	Rollen
122 cm	91,4 cm	76,2 cm	Nein

Illumina empfiehlt Kunden in Nordamerika den folgenden Labortisch: Bench-Tek Solutions ([www.bench-tek.com](http://www.bench-tek.com)), Teile-Nr. BT40CR-3048BS-PS.

## Richtlinien hinsichtlich Erschütterungen

Das MiSeq nimmt bei Frequenzen von 8–80 Hz Erschütterungen von bis zu 0,406 mm/s auf. Dies entspricht dem Normalbereich für die Umgebung des MiSeq. Bei Frequenzen unter 8 Hz werden höhere Erschütterungen aufgenommen.

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, um Erschütterungen bei den Sequenzierungsläufen zu minimieren und eine optimale Leistung sicherzustellen:

- ▶ Platzieren Sie das Gerät auf einem stabilen unbeweglichen Labortisch.
- ▶ Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von häufig benutzten Türen. Das Öffnen und Schließen von Türen könnte Erschütterungen hervorrufen.
- ▶ Installieren Sie keinen Tastaturauszug unter dem Tisch.
- ▶ Platzieren Sie kein anderes Gerät auf dem Tisch, das Erschütterungen produzieren könnte, wie z. B. Schüttler, Vortexer, Zentrifugen oder Geräte mit starken Lüftern.
- ▶ Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- ▶ Berühren Sie das Gerät nicht und öffnen Sie die Reagenzienkammer und die Fließzellenkammer nicht, während eine Sequenzierung durchgeführt wird.

## Laboreinrichtung für PCR-Verfahren

Der PCR-Prozess (Polymerase Chain Reaction, Polymerase-Kettenreaktion) wird bei bestimmten Illumina-Bibliotheksvorbereitungskits verwendet, um Bibliotheken für die Amplikon-Sequenzierung vorzubereiten.

Weitere Informationen finden Sie auf den Support-Seiten auf der Illumina-Website. Wenn Sie nicht mit ausreichender Vorsicht vorgehen, können PCR-Produkte Reagenzien, Geräte und Proben kontaminieren, was zu ungenauen und unzuverlässigen Ergebnissen führt. Die PCR-Produktkontamination kann Laborprozesse beeinträchtigen und den normalen Betriebsablauf verzögern.

### **VORSICHT**

Legen Sie zur Vermeidung der PCR-Produktkontamination dedizierte Bereiche und Laborverfahren fest, bevor Sie mit der Arbeit im Labor beginnen.

## Vor-PCR- und Nach-PCR-Bereiche

Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, um eine Kreuzkontaminierung zu vermeiden.

- ▶ Richten Sie einen Vor-PCR-Laborplatz für die Durchführung von Vor-PCR-Prozessen ein.
- ▶ Legen Sie einen Nach-PCR-Laborplatz für die Verarbeitung von PCR-Produkten fest.
- ▶ Verwenden Sie zum Waschen von Vor- und Nach-PCR-Materialien nicht dasselbe Waschbecken.
- ▶ Verwenden Sie für Vor- und Nach-PCR-Prozesse nicht dasselbe Wasserreinigungssystem.
- ▶ Lagern Sie Materialien, die für Vor-PCR-Protokolle verwendet werden, im Vor-PCR-Bereich. Übertragen Sie sie bei Bedarf in den Nach-PCR-Bereich.

## Zuweisen von Geräten und Materialien

- ▶ Verwenden Sie für Vor- und Nach-PCR-Prozesse nicht dieselben Geräte und Materialien. Ordnen Sie jedem Bereich einen separaten Satz von Geräten und Materialien zu.
- ▶ Legen Sie dedizierte Lagerorte für die in jedem Bereich verwendeten Verbrauchsmaterialien fest.

## Elektrische Anforderungen

### Leistungsangaben

Typ	Spezifikation
Netzspannung	100–240 Volt Wechselstrom, 50/60 Hz
Stromverbrauch	400 Watt

Eine elektrische Erdung ist erforderlich. Wenn die Spannung um mehr als 10 % schwankt, ist ein Stromleitungsregler erforderlich.

### Kupplungen

Die Elektroinstallation Ihrer Einrichtung muss die folgenden Vorgaben erfüllen:

- ▶ **Für 100 bis 110 Volt Wechselstrom:** Es ist eine geerdete, dedizierte 10-A-Leitung mit ordnungsgemäßer Spannung und elektrischer Erdung erforderlich.  
Nordamerika und Japan – Anschluss: NEMA 5-15
- ▶ **Für 220 bis 240 Volt Wechselstrom:** Es ist eine geerdete 6-A-Leitung mit ordnungsgemäßer Spannung und elektrischer Erdung erforderlich.
- ▶ Wenn die Spannung um mehr als 10 % schwankt, ist ein Stromleitungsregler erforderlich.

### Schutzerde



Das Gerät ist über das Gehäuse mit der Schutzerde verbunden. Der Schutzleiter des Stromkabels führt die Schutzerde an einen sicheren Bezugspunkt zurück. Die Schutzerdung am Stromkabel muss sich in gutem Zustand befinden, wenn dieses Gerät verwendet wird.

### Netzkabel

Im Lieferumfang des Geräts sind eine internationale standardmäßige IEC 60320 C13-Buchse und ein landesspezifisches Netzkabel enthalten.

Es liegen nur dann keine gefährlichen Spannungen am Gerät an, wenn das Netzkabel von der Wechselstromquelle getrennt wurde.

Wenden Sie sich an einen Drittanbieter wie Interpower Corporation ([www.interpower.com](http://www.interpower.com)), um äquivalente Kupplungen oder Netzkabel zu erhalten, die den lokalen Standards entsprechen.



#### VORSICHT

Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel, um das Gerät an eine Stromquelle anzuschließen.

### Sicherungen

Das MiSeq-Gerät enthält keine vom Benutzer austauschbaren Sicherungen.

## Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Illustrumina empfiehlt, eine vom Benutzer bereitgestellte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zu verwenden. Illustrumina übernimmt unabhängig davon, ob das Gerät mit einer USV verbunden ist, keine Verantwortung für Läufe, die durch Stromunterbrechungen beeinträchtigt werden. Eine standardmäßige generatorgestützte Stromversorgung ist oft nicht unterbrechungsfrei und ein kurzer Stromausfall tritt auf, bevor die Stromversorgung wiederhergestellt wird, wodurch ein Sequenzierungslauf unterbrochen wird.

**Tabelle 1 Regionsspezifische Empfehlungen**

Spezifikation	Japan APC Smart-UPS Teile-Nr. SUA1500JB	Nordamerika APC Back-UPS Pro Teile-Nr. BR1500MS	International APC Back-UPS Pro Teile-Nr. BR1500MSI
<b>Maximale Ausgangsleistung</b>	980 W/1500 VA	900 W/1.500 VA	865 W/1.500 VA
<b>Eingangsspannung (nominal)</b>	100 V Wechselstrom	120 V Wechselstrom	230 V Wechselstrom
<b>Eingangsverbindung</b>	NEMA 5-15P	NEMA 5-15P	IEC-320 C14
<b>Typische Laufzeit (50 % Last)</b>	23,9 Minuten	14,5 Minuten	15,8 Minuten
<b>Typische Laufzeit (100 % Last)</b>	6,7 Minuten	4,1 Minuten	5,5 Minuten

Wenden Sie sich an einen Drittanbieter wie Interpower Corporation ([www.interpower.com](http://www.interpower.com)), um eine äquivalente USV zu erhalten, die den lokalen Standards für Einrichtungen außerhalb der angegebenen Regionen entspricht.

## Produkt-Zertifizierungen und -Compliance

Das MiSeq ist entsprechend den folgenden Standards zertifiziert:

- ▶ UL STD 61010-1
- ▶ CSA STD C22.2 No 61010-1
- ▶ IEC/EN 61010-1
- ▶ IEC/EN 61326-1
- ▶ IEC/EN 61326-2-6

Das MiSeq erfüllt die folgenden Richtlinien:

- ▶ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- ▶ EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- ▶ R&TTE-Richtlinie 1995/5/EG



## Umgebungsanforderungen

Umgebungsfaktor	Spezifikation
Temperatur	Transport und Lagerung: -10 °C bis 40 °C Betriebsbedingungen: 19 °C bis 25 °C
Luftfeuchtigkeit	Transport und Lagerung: nicht kondensierende Feuchtigkeit Betriebsbedingungen: 30 bis 75 % relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)
Höhe	Der Standort des Geräts muss sich in einer Höhe von unter 2.000 Metern befinden.
Luftqualität	Das Gerät muss in einer Umgebung mit dem Verschmutzungsgrad II oder besser betrieben werden. Eine Umgebung mit dem Verschmutzungsgrad II ist als Umgebung definiert, in der sich in der Regel nur nicht leitende Verschmutzungen befinden.
Lüftung	Erkundigen Sie sich bei Ihrer für die Einrichtungen zuständigen Abteilung nach den Lüftungsanforderungen, die von der Wärmeabgabe des Geräts abhängig sind.

## Wärmeabgabe

Gemessene Leistung	Wärmeleistung
400 Watt	1.364 BTU/h

## Lärmemission

Das MiSeq ist ein luftgekühltes Gerät. Die Geräusche des Lüfters sind deutlich hörbar, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Lärmemission (dB)	Abstand zum Gerät
< 62 dB	1 Meter

Eine Messung von < 62 dB entspricht dem Geräuschpegel eines normalen Gesprächs in einem Abstand von etwa einem Meter.

## Netzwerkerwägungen

Aufgrund der vom MiSeq-Gerät generierten Datenmenge wird eine Netzwerkverbindung empfohlen.

- ▶ Im Lieferumfang des Geräts ist ein geschirmtes CAT 6-Netzwerkkabel mit 3 Metern Länge enthalten.
- Um die folgenden Funktionen zu verwenden, sind Netzwerk- und Internetverbindungen erforderlich:
- ▶ Abrufen und Installieren von Software-Updates über die Benutzeroberfläche der MiSeq Control Software (MCS).
  - ▶ Zugreifen auf Manifestdateien, Probenblätter und Referenzen auf einem Netzwerkspeicher über die MCS-Benutzeroberfläche.
  - ▶ Einfaches Verschieben von Daten aus früheren Läufen und Analysen an einen Serverspeicherort zur Aufbewahrung sowie zum Verwalten des Speicherplatzes auf dem integrierten MiSeq-Computer.
  - ▶ Überwachen des Lauffortschritts mit der Illumina Sequencing Analysis Viewer-Software (optional).
  - ▶ Überwachen und Verwalten der Sekundäranalyse mithilfe von BaseSpace Sequence Hub oder Analysesoftware.

- ▶ Verwenden von „Live Help“ (Live-Hilfe), einer integrierten Funktion, die Sie zur Fehlerbehebung mit dem technischen Support von Illumina verbindet.

Beachten Sie die folgenden Empfehlungen für die Installation und Konfiguration einer Netzwerkverbindung:

- ▶ Verwenden Sie zwischen dem Gerät und Ihrem Datenverwaltungssystem eine 1-Gigabit-Verbindung. Diese Verbindung kann direkt oder über einen Netzwerk-Switch hergestellt werden.
- ▶ Wenn eine Verbindung zu einem Netzwerk besteht, konfigurieren Sie Windows Update so, dass das MiSeq-Gerät nicht automatisch aktualisiert wird. Illumina empfiehlt, nach Veröffentlichung einer neuen Windows-Version mit der Aktualisierung einen Monat zu warten.

## BaseSpace Sequence Hub-Domänen

Folgende Domänen bieten Zugriff vom Universal Copy Service auf BaseSpace Sequence Hub und Illumina Proactive. Einige Enterprise-Adressen enthalten ein benutzerdefiniertes Feld für die Domäne. Dieses benutzerdefinierte Feld wird mit {domain} angegeben.

Instanz	Adresse
Enterprise (US)	{domain}.basespace.illumina.com
	{domain}.api.basespace.illumina.com
	basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com
	basespace-data-east.s3.amazonaws.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
Enterprise (EU)	{domain}.euc1.sh.basespace.illumina.com
	{domain}.api.euc1.sh.basespace.illumina.com
	euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
Enterprise (AUS)	{domain}.aps2.sh.basespace.illumina.com
	{domain}.api.aps2.sh.basespace.illumina.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
	aps2-sh-prd-seq-hub-data-bucket.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com
Basic und Professional (US)	basespace.illumina.com
	api.basespace.illumina.com
	basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com
	basespace-data-east.s3.amazonaws.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
Basic und Professional (EU)	euc1.sh.basespace.illumina.com
	api.euc1.sh.basespace.illumina.com
	euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
Basic und Professional (AUS)	aps2.sh.basespace.illumina.com
	api.aps2.sh.basespace.illumina.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
	aps2-sh-prd-seq-hub-data-bucket.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com

Instanz	Adresse
Basic und Professional (GC)	cnn1.sh.basespace.illumina.com.cn
	api.cnn1.sh.basespace.illumina.com.cn
	instruments.sh.basespace.illumina.com.cn
	cn-sh-cnn1-prod-seq-hub-data-bucket.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn

## Netzwerkunterstützung

Illumina bietet keine Installationsservices oder technischen Support für die Netzwerkverbindung des Geräts.

Prüfen Sie die Netzwerkwartungsaktivitäten auf die folgenden möglichen Kompatibilitätsrisiken mit dem Illumina-System:

- ▶ **Entfernung der Gruppenrichtlinienobjekte (Group Policy Objects, GPO):** GPO können das Betriebssystem (BS) verbundener Illumina-Ressourcen beeinträchtigen. BS-Änderungen können die proprietäre Software in Illumina-Systemen stören. Geräte von Illumina wurden auf ihren korrekten Betrieb hin getestet und verifiziert. Nach der Verbindung mit Domänen-GPO können sich einige Einstellungen auf die Gerätesoftware auswirken. Wenn die Gerätesoftware nicht ordnungsgemäß funktioniert, fragen Sie den IT-Administrator Ihrer Einrichtung nach einer möglichen GPO-Störung. Wir empfehlen, das Gerät in einer Organisationseinheit mit minimalen Restriktionen zu platzieren, wenn es in eine Domäne eingebunden werden soll.
- ▶ **Aktivierung von Windows Defender und der Windows Firewall:** Diese Windows-Produkte können die von der Illumina-Software verwendeten Betriebssystemressourcen beeinträchtigen. Installieren Sie Virenschutz-Software, um den Gerätesteuerscomputer zu schützen.
- ▶ **Änderungen an den Rechten vorkonfigurierter Benutzer:** Behalten Sie die bestehenden Rechte von vorkonfigurierten Benutzern bei. Sorgen Sie bei Bedarf dafür, dass keine vorkonfigurierten Benutzer verfügbar sind.
- ▶ **Server Message Block(SMB)-Dateifreigabeprotokoll :** SMB v1 ist auf Windows 10-Systemen standardmäßig deaktiviert. Wenden Sie sich bezüglich der Aktivierung an den technischen Support von Illumina.

## Virenschutzsoftware

Eine Virenschutzsoftware Ihrer Wahl wird dringend empfohlen, um den Gerätesteuerscomputer vor Viren zu schützen.

Um Datenverluste und Unterbrechungen zu vermeiden, konfigurieren Sie die Virenschutzsoftware wie folgt:

- ▶ Stellen Sie manuelle Virenprüfungen ein. Aktivieren Sie keine automatischen Virenprüfungen.
- ▶ Führen Sie manuelle Virenprüfungen nur aus, wenn sich das Gerät nicht in Verwendung befindet.
- ▶ Legen Sie fest, dass Aktualisierungen zwar ohne Autorisierung durch den Benutzer heruntergeladen, jedoch nicht installiert werden sollen.
- ▶ Führen Sie während des Gerätebetriebs keine Aktualisierungen durch. Aktualisieren Sie die Software nur, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist und wenn der Gerätecomputer sicher neu gestartet werden kann.
- ▶ Lassen Sie den Computer nach einer Aktualisierung nicht automatisch neu starten.
- ▶ Schließen Sie das Anwendungsverzeichnis und die Datenlaufwerke ggf. von einem Echtzeit-Dateisystemschutz aus. Übernehmen Sie diese Einstellung für das Verzeichnis C:\Illumina sowie für die Laufwerke D:\ und E:\.

## Vom Benutzer bereitzustellende Verbrauchsmaterialien und Ausstattung

Für die Sequenzierung sind die folgenden vom Benutzer bereitzustellenden Verbrauchsmaterialien und die folgende entsprechende Ausstattung erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch zum MiSeq-System (Dokument-Nr. 15027617)*.

### Verbrauchsmaterialien

Stellen Sie sicher, dass die folgenden vom Benutzer bereitzustellenden Verbrauchsmaterialien verfügbar sind, bevor Sie mit einem Lauf beginnen.

Verbrauchsmaterial	Anbieter	Zweck
Stock 1,0 N NaOH in Molekularbiologie-Qualität	Allgemeiner Laborlieferant	Denaturieren der Probenbibliotheken und der PhiX-Kontroll-DNA
Alkoholtupfer, 70 % Isopropyl oder Ethanol, 70 %	VWR, Katalog-Nr. 95041-714* Allgemeiner Laborlieferant	Reinigen des Fließzellenhalters
Einweg-Handschuhe, ungedudert	Allgemeiner Laborlieferant	Allgemeine Verwendung
Labortücher, fusselfrei	VWR, Katalog-Nr. 21905-026*	Reinigen des Fließzellentisches und der Verschlussfolie, die den Probenbehälter abdeckt
Linsenpapier, 10,2 x 15,2 cm	VWR, Katalog-Nr. 52846-001*	Reinigen der Fließzelle
Mikrozentrifugenröhrchen	Allgemeiner Laborlieferant	Denaturieren und Verdünnen der Probenbibliotheken und der PhiX-Kontroll-DNA
MiSeq-Röhrchen	Illumina, Teile-Nr. MS-102-9999	Waschen der Matrizenleitung zur Verwendung mit dem VeriSeq PGS-Workflow (optional für andere Workflows)
NaOCl, 5 %	Sigma-Aldrich, Katalog-Nr. 239305*	Waschen der Matrizenleitung zur Verwendung mit dem VeriSeq PGS-Workflow (optional für andere Workflows)
10 mM Tris-HCl, pH 8,5	Allgemeiner Laborlieferant	Verdünnen von Bibliotheken und eine optionale PhiX-Kontrolle vor dem Denaturieren.
200 mM Tris-HCl, pH 7,0	Allgemeiner Laborlieferant	Neutralisieren von Bibliotheken und eine optionale PhiX-Kontrolle nach dem Denaturieren
Tween 20	Sigma-Aldrich, Katalog-Nr. P7949	Gerätewaschlauf
Pinzette, viereckige Spitze, Kunststoff (optional)	McMaster-Carr, Katalog-Nr. 7003A22*	Entfernen der Fließzelle aus dem Versandbehälter
Wasser, Laborqualität	Allgemeiner Laborlieferant	Gerätewaschlauf

\* oder vergleichbare Laborqualität

## Richtlinien für Wasser in Laborqualität

Bei Geräteverfahren sollte immer deionisiertes Wasser bzw. Wasser in Laborqualität verwendet werden. Verwenden Sie niemals Leitungswasser. Verwenden Sie nur die folgenden Wasserarten oder -äquivalente:

- ▶ Deionisiertes Wasser
- ▶ Illumina PW1
- ▶ 18-Megohm(M $\Omega$ )-Wasser
- ▶ Milli-Q-Wasser
- ▶ Super-Q-Wasser
- ▶ Wasser in Molekularbiologie-Qualität

## Ausstattung

Artikel	Quelle	Zweck
Gefrierschrank, -25 °C bis -15 °C, frostfrei	Allgemeiner Laborlieferant	Lagern der Kartusche.
Eiskübel	Allgemeiner Laborlieferant	Ablegen von Bibliotheken
Kühlschrank, 2 °C bis 8 °C	Allgemeiner Laborlieferant	Lagerung der Fließzelle

## Platzanforderungen für die Lagerung der Verbrauchsmaterialien

MiSeq-Reagenzien werden in zum Einmalgebrauch vorgesehenen Kartuschen bereitgestellt. Mithilfe der folgenden Angaben lässt sich abschätzen, wie viel Lagerplatz für Verbrauchsmaterialien erforderlich ist.

Artikel (einer pro Lauf)	Lagerungsanforderung	Größe (B x L x H)
Reagenzienkartusche	-25 °C bis -15 °C	11 cm x 21 cm x 7 cm
PR2-Flasche	2 °C bis 8 °C	500-ml-Flasche
Fließzelle	2 °C bis 8 °C	3,7 cm x 5,5 cm

## Versionshistorie

Dokument	Datum	Beschreibung der Änderung
Dokument-Nr. 15027615 v01	Januar 2021	Hinsichtlich MCS v4.0 und dem Upgrade auf Local Run Manager v3.0 aktualisiert. Abschnitt „Netzwerkunterstützung“ hinsichtlich des Upgrades auf Windows 10 aktualisiert. BSSH-Domänen hinzugefügt und aktualisiert. „10 mM Tris-HCl, pH 8,5“ und „Tris-HCl, pH 7,0“ zur Liste der vom Benutzer bereitzustellenden Verbrauchsmaterialien hinzugefügt. Angaben zu Temperatur und Feuchtigkeit bei Transport und Lagerung hinzugefügt.
15027615 Rev. F	August 2014	Kompatibilitätsempfehlungen für Netzwerkwartungsaktivitäten hinzugefügt. Angaben zur Virenschutzkonfiguration aktualisiert. Angaben zu Zertifizierung und Compliance des Produkts aktualisiert. Natriumhypochlorit zur Liste vom Benutzer bereitzustellender Verbrauchsmaterialien für Matrizenleitungswaschläufe hinzugefügt. Anweisungen hinsichtlich des VeriSeq-Workflows zum Abschnitt „Weitere Ressourcen“ hinzugefügt. VWR-Katalog-Nr. für Alkoholtücher in 95041-714 geändert. SDS-Link zu <a href="http://support.illumina.com/sds.html">support.illumina.com/sds.html</a> aktualisiert.
15027615 Rev. E	April 2014	Vorgaben für Schwankungen der Raumtemperatur im Labor entfernt. Raumtemperaturbereich im Labor auf 19 °C bis 25 °C (22 °C ± 3 °C) korrigiert. Vorgabe für relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) auf 30–75 % korrigiert.
15027615 Rev. D	Oktober 2013	„10 mM Tris-Cl, pH 8,5“ aus der Liste der vom Benutzer bereitzustellenden Verbrauchsmaterialien entfernt. Tween 20 zur Liste der vom Benutzer bereitzustellenden Verbrauchsmaterialien für Gerätewaschläufe hinzugefügt. Mikrozentrifugenröhrchen zur Liste der vom Benutzer bereitzustellenden Verbrauchsmaterialien hinzugefügt.
15027615 Rev. C	Februar 2012	Angaben zur unsachgemäßen Bewegung des MiSeq hinzugefügt.
15027615 Rev. B	Dezember 2011	Empfehlung hinzugefügt, das Gerät in einem Nach-PCR-Labor aufzustellen, wenn PCR-Amplikons sequenziert werden. Angaben zu den Auswirkungen von Stromausfällen während Sequenzierungsläufen hinzugefügt, bei denen ein Notstromaggregat die Versorgung übernimmt.
15027615 Rev. A	September 2011	Erste Version

## Technische Unterstützung

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Illumina.

**Website:** [www.illumina.com](http://www.illumina.com)  
**E-Mail:** [techsupport@illumina.com](mailto:techsupport@illumina.com)

### Telefonnummern des Illumina-Kundendiensts

Region	Gebührenfrei	Regional
Nordamerika	+1.800.809.4566	
Australien	+1.800.775.688	
Belgien	+32 80077160	+32 34002973
China	400.066.5835	
Dänemark	+45 80820183	+45 89871156
Deutschland	+49 8001014940	+49 8938035677
Finnland	+358 800918363	+358 974790110
Frankreich	+33 805102193	+33 170770446
Großbritannien	+44 8000126019	+44 2073057197
Hongkong, China	800960230	
Irland	+353 1800936608	+353 016950506
Italien	+39 800985513	+39 236003759
Japan	0800.111.5011	
Neuseeland	0800.451.650	
Niederlande	+31 8000222493	+31 207132960
Norwegen	+47 800 16836	+47 21939693
Österreich	+43 800006249	+43 19286540
Schweden	+46 850619671	+46 200883979
Schweiz	+41 565800000	+41 800200442
Singapur	1.800.579.2745	
Spanien	+34 911899417	+34 800300143
Südkorea	+82 80 234 5300	
Taiwan, China	00806651752	
Andere Länder	+44.1799.534000	

Sicherheitsdatenblätter (SDS, Safety Data Sheets) sind auf der Illumina-Website unter [support.illumina.com/sds.html](http://support.illumina.com/sds.html) verfügbar.

Die Produktdokumentation steht unter [support.illumina.com](http://support.illumina.com) zum Herunterladen zur Verfügung.



Illumina

5200 Illumina Way

San Diego, Kalifornien 92122, USA

+1.800.809.ILMN (4566)

+1.858.202.4566 (außerhalb von Nordamerika)

[techsupport@illumina.com](mailto:techsupport@illumina.com)

[www.illumina.com](http://www.illumina.com)

**Nur für Forschungszwecke.  
Nicht zur Verwendung in Diagnoseverfahren.**

© 2021 Illumina, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

**illumina®**